

OSK 01CU 6100 グルテンワッシャー/グルテン洗浄・混練装置

小麦粉のウェットグルテン含有量と品質を測定するために抽出するグルテン洗浄機です。コントロールパネルで処理条件をこまかく設定でき、洗浄と混練の状況も把握できます。また、内蔵プリンタで、入力データをすぐに印刷できます。



【特徴】

- ・設定はタッチボタン操作で行うことができます。
- ・同時に2個のグルテンサンプルを準備できます。
- ・ディスプレイで混練、洗浄、全粒粉モード洗浄の状態を表示
- ・粉末水分量 (%) を補正計算して粉末量の調整が可能
- ・サンプル中のウェットグルテンの量を正確に測定するため、デバイスの混練時間を20秒から63秒まで、洗浄時間を5分から8.5分まで調整可能
- ・全粒粉も混練可能
- ・内蔵プリンタで作成したサンプルの明細をその場で印刷



操作ボタン

【仕様】

型番	OSK 01CU 6100
用途	小麦粉（全粒粉も可）洗浄およびグルテン抽出
分析対象	グルテン（含有質量）
測定器数	2基（2つのサンプルを同時に準備可能）
チャンバー容量	10g × 2基
混練時間	20秒（延長可能）
洗浄時間	5分（延長可能）
操作ボタン数	27個（数字0～9、洗濯、一時停止、終了、起動、混練時間、サンプル名入力、平均値、モイスチャー値、グルテン値、印刷など）
インジケータ	3種類（混練、洗浄、全粒粉モード洗浄）
電源	230v - 50/60hz、1.6A、350W ※
寸法	380 x 370 x 350mm
重量	22Kg

※ 昇圧トランス（100V→230V）を別売でご提供できます。

【標準付属品】

- ・グルテン洗浄シルクスクリーン（88ミクロン） x 10個
- ・グルテン洗浄シルクスクリーン（840ミクロン） x 4個
- ・グルテン洗浄用金属製ふるい（80ミクロン） x 4個
- ・1ピース ピゼット（500ml以上）
- ・裏地付き、丸型パンチングパレット（全粒粉用は別料金） x 2個
- ・平らで丸い穴のあいたパレット（標準的な装置の場合） x 2個
- ・5リットルジェリカン x 1個
- ・グルテンウォッシュパレットオープナー x 1個
- ・500mlプラスチックビーカー x 2個（本機と合わせて）
- ・電源ケーブル x 1本
- ・1.5m透明アウターホース x 2本
- ・10cm ウォーターモーターホース x 2個
- ・白いプラスチック製の延長用リング x 1個
- ・ホースフロート x 1個
- ・4mm調整用ワッシャー x 1個
- ・0.7mmと0.8mmの調整用ワッシャー x 1個
- ・スプーン付きヘラ（裏は広く平ら） x 1個
- ・フラットプライヤー x 1個
- ・ガラス製ピペット5ml x 2本
- ・ピペットポンプ 10ml x 1 個
- ・厚口プラスドライバー x 1 個
- ・6-7と8-9 サイズの開口用レンチ x 1個
- ・各番号1.5-2-3-4-5の六角リング x 1個
- ・スタッドプローブ付きデジタル温度計 x 1個
- ・ディスペンサー 0.5-5 MI（6100輸出）
- ・取扱説明書 x 1 冊
- ・保証書 x 1 枚

【消耗品】

- ・サーマルプリント用ロール紙



OSK オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9
TEL : 03-3200-0234, FAX : 03-3200-0373
Email : osk.domestic2@dune.ocn.ne.jp

Ver. 1 2021/09/20